

HỒNNG DẢN SỒUDUỖNG CẢN

SFE SERIES



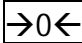

I. Hướng dẫn trước khi sử dụng cân

Trước khi sử dụng cân trong môi trường ổn định, khoảng chừng vài giờ trước khi cân, hoặc nếu có nhiệt độ cao hoặc ẩm ướt. Những yêu cầu này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác và hoạt động của cân.

Hướng dẫn hoạt động





- Đặt cân trong môi trường hoạt động tốt, ổn định.
- Thời gian khởi động khoảng 1~2 phút
- Không cần quá tải, quá tải sẽ gây hư hại và ảnh hưởng đến khả năng bảo hành cân.
- Sử dụng cân thật, đặt vật cần vào đĩa cân nhẹ nhàng. Mặc dù cân có thiết kế vỏ bọc chắc chắn nhưng nếu dùng cân thật sẽ bị hư hỏng gây hại đến cảm biến bên trong.
- Đặt vật cần lên đĩa cân, sau khi cân ổn định thì đĩa cân dừng lại. Nếu cần đợi lâu thì có thể ấn nút chờ để tắt cân.

II. Chức năng bàn phím.

1.  : Mở nguồn
2.  : Chọn đơn vị
3.  : Cài đặt về zero và trở về
4.  : Sử dụng hiệu chỉnh: phím ấn nằm dưới chữ "S" _ SATEDO


III. Giải thích ký hiệu

Trên màn hình hiển thị những ký hiệu sau:

-  : cân ổn định
-  : báo zero
-  : báo trừ bì
-  : báo pin yếu, cần sạc.

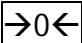
IV. Hoạt động

1. Khởi động cân.

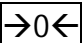
Nhấn phím  để khởi động. Cân sẽ mau chóng vận hành và sẵn sàng sử dụng.

2. Bắt đầu cân

A. Cân không có bao bì

Nếu màn hình không hiển thị 0 hoặc zero, nhấn phím  Sau đó đặt vật cần lên, chờ cân ổn định, giá trị hiển thị sẽ là trọng lượng vật cần.

B. Cân với bao bì

Đặt bao bì riêng lên đĩa cân, nhấn phím  hiển thị "0", chờ cân ổn định hiển thị giá trị trọng lượng. Sau đó đặt vật cần vào trong bao bì, chờ cân ổn định, giá trị hiển thị sẽ là trọng lượng vật cần.

V. Bàn phím

1. "oL" : báo quá tải
2. "Lo" : báo pin yếu, cần thay thế hoặc sạc
3. "UnSt" : báo cân mất thăng bằng và ổn định

4. “oUtZ” : báo vật cân nằm bên ngoài vùng cài đặt zero.

VI. Hieu chỉnh bên ngoài

Lưu ý quan trọng: Cân này cần hiệu chỉnh tại nhà máy trước khi giao hàng, không cần hiệu chỉnh trước khi sử dụng và không cần hiệu chỉnh trong suốt quá trình hoạt động. Tuy nhiên trong trường hợp cần hiệu chỉnh chính xác cao hơn, có thể hiệu chỉnh lại.

1). Nhấn phím **(I)** để khởi động và chờ trong 1~2 phút.

2). Nhấn và giữ phím **CAL** trong 3 giây, màn hình hiện chữ “CAL” rồi chuyển thành “0”. Nhấn phím **CAL** lần thứ 2, màn hình hiện chữ giá trị để hiệu chỉnh (vd. 600) nhập ngay.

Đặt quả cân chuẩn bằng giá trị hiệu chỉnh (nhân với: g)(vd. Số hiện chữ là 600, nghĩa là cần cân nặng 600g quả cân chuẩn có trọng lượng 600g lên cân) và sau đó nhấn phím **CAL**. Màn hình hiện chữ “PASS” nếu thành công.

Lưu ý nếu sau khi hiệu chỉnh cân không hiện chữ chính xác, nghĩa là hiệu chỉnh sai và cần lặp lại quá trình hiệu chỉnh một cách cẩn thận hơn.

Vui lòng hiệu chỉnh ô nhiễm ổn định và cân bằng.

VII. Chi tiết kỹ thuật cơ bản

Ống cân	Ống vuông, kích thước 154mm x 154 mm
Hiện thị màu	Màn hình LCD rộng, 5 số cao 15mm
Nguồn điện	pin loại sạc (loại R6P/LR6/AA) hoặc AC/Dc adaptor, 8.5V/0.2A
Nhiệt độ hoạt động	0~40° C (32~104° F)
Nền backlight	Tối ưu